

取扱説明書

コラーゲンコート溶液 (Code. TMTCC-050)

このたびは、コラーゲンコート溶液をお買い上げ頂き有り難うございます。
皆様の研究に有効にお使い頂くために、本取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。

＜ご注意＞

本製品のご使用は研究用に限定されています。ヒトまたは動物への適用及び臨床診断へのご使用はできません。

1. 製品内容

- ① コラーゲン溶液: 50mL × 2 本

※コラーゲンコートに必要なその他の試薬

- ① 滅菌水
② PBS

コート後にフラスコを洗浄するときに用います。

2. 製品の受入と保存

(1) 製品の受入と保存

製品が入荷したら直ちに開封し、輸送による破損が無いか、培地等の液漏れはないか、ご確認下さい。異常がある場合には直ちに東洋紡(株)バイオプロダクト営業部(大阪:06-6348-3786、東京:03-6887-8819)までご連絡下さい。

(2) 製品の保存

冷蔵(4℃)で保存し、3ヶ月以内にご使用下さい。

TOYOBO

3. 使用方法

- ① コラーゲンコート溶液を穏やかに攪拌し、均質な溶液とする。
- ② クリーンベンチ内でフラスコにコラーゲンコート溶液を約 1mL/10cm²となるように加え、フラスコ培養面全体に液が広がるようにフラスコを静かに揺らす。
- ③ 室温で 30 分～2 時間静置する。
- ④ クリーンベンチ内でコラーゲンコート溶液を吸引除去する。
- ⑤ 滅菌水、又は PBS を約 1mL/10cm²となるように入れ、フラスコ培養面を洗い、吸引除去する。この洗浄操作をさらに 2 回行う。
- ⑥ 最後に滅菌水、又は PBS を全て取り除き、コーティング作業は終了する。コーティングしたフラスコはキャップを強く閉め、4°Cに保存する。2週間以内に使用する。

ご注意

- ・ 本製品の使用は研究用に限定されています。ヒトまたは動物への適用及び臨床診断への使用はできません。
- ・ 本製品によって生じたいかなる事故あるいは損害に付きましても弊社では責任を負いかねます。ご了承の上、ご使用下さい。

本製品に関してご不明な点、ご質問等ございましたら、TOYOBO テクニカルラインまでご連絡下さい。

<連絡先> Tel:06-6348-3888 FAX:06-6348-3833 E-mail : tech_osaka@toyobo.jp

◆製造・販売元;

東洋紡株式会社

(大阪)バイオプロダクト営業部 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス

Tel:06-6348-3786 FAX:06-6348-3833

(東京)バイオプロダクト営業部 〒104-8345 東京都中央区京橋一丁目17番10号 住友商事京橋ビル
Tel:03-6887-8819 FAX:03-6887-8951