

# ● RNA-direct™ SYBR® Green Realtime PCR Master Mixの 使用条件 [Roche LightCycler 480]

## (1) 反応液の調製

以下に、50 µLおよび20 µL反応時の調製例を示します。

試薬	50µL反応	20µL反応	最終濃度
滅菌水	X µL	X µL	
RNA-direct™ SYBR® Green Realtime PCR Master Mix	25 µL	10µL	1x
50mM Mn(OAc) <sub>2</sub>	2.5µL	1µL	2.5 mM
Forward Primer	10 pmol	4 pmol	0.2 µM*1
Reverse Primer	10 pmol	4 pmol	0.2 µM*1
Total RNA sample	<2.5 µg (mRNAは500 ng)	<1µg (mRNAは200 ng)	
合計液量	50 µL	20µL	

\*1: プライマー濃度は、最終濃度0.2~0.6 µMを目安にご検討ください。

## (2) RT-PCR条件設定

ステップ	温度	時間	昇降速度
逆転写反应用変性	90° C	30秒	最大
逆転写反応	61° C	20分	最大
PCR初期変性	95° C	60秒	最大
PCR 変性	95° C	15秒	最大
(45 cycles) 伸長	60° C*2	60秒	最大
(Data Collectionは伸長ステップに設定します)			
融解曲線分析 (Melting / Dissociation Curve Analysis)			

\*2: アニール温度の設定は、プライマーのTmと同じ温度からTm-5° Cの範囲に設定してください。  
非特異反応が多い場合は温度を上げることで改善される場合があります。