

# GenNext® RamDA-seq® Single Cell Kit

## トラブルシューティング

| 現象              | 原因               | 対策   |
|-----------------|------------------|--|
| 得られる cDNA 量が少ない | RNA が分解している      | <ul style="list-style-type: none"><li>・RNA が分解していないか確認してください。</li><li>・チップやチューブなどに RNase がコンタミしていないか確認してください。</li><li>・細胞溶解や RNA 希釈のステップは氷上にて行ってください。</li></ul>                            |
| ライブラリー収量が少ない    | 精製時のエタノールが残存している | <ul style="list-style-type: none"><li>・磁性ビーズをエタノールで洗浄した際にエタノールが残存していると後反応を阻害することがあります。磁性ビーズが乾燥しているか確認してください。</li><li>・作業部屋の湿度が高いとビーズの乾燥がされにくい場合があります。作業部屋の湿度を 55% 以下にすることを勧めします。</li></ul> |