

TOYOBOリアルタイムPCR製品ガイド



リアルタイムPCR用cDNA合成キット ReverTra Ace® qPCR RT Kit

高効率
 逆転写酵素
 ReverTra Ace®
 使用



好評発売中

抜群のcDNA合成効率!!!

➡ 組成の改良により、今までにない効率を達成しました。

- Mixプライマー使用
- バッファー条件を更に至適化

短時間・簡便なプロトコールを採用!!

➡ 反応時間はわずか15分!! RNase H処理は不要です。

- パーツを簡素化
- 反応条件を至適化

リアルタイムPCR試薬との適合性がアップ!

➡ PCR反応に影響しにくいように設計されています。

PCR反応液の20% (V/V) まで添加可能

実施例 1

cDNA合成量の比較

HeLa細胞由来のTotal RNA 100ngを鋳型として逆転写反応を行い、β-ActinとPolymerase εのcDNA量をリアルタイムPCRにより定量しました。

※図下の数値は、各社推奨の逆転写反応条件を示します。

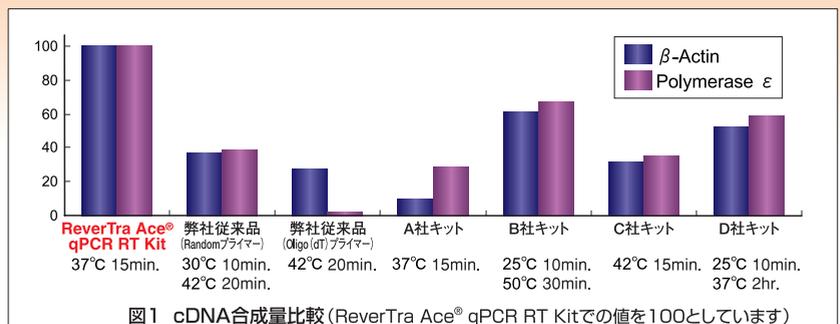



図1 cDNA合成量比較 (ReverTra Ace® qPCR RT Kitでの値を100としています)

実施例 ② レア発現遺伝子の検出比較例

HeLa細胞において低発現であることが知られているTNF- α 遺伝子の検出効率について各キットの比較を行いました。

各キットを用い、HeLa細胞由来のTotal RNA 100ngを逆転写し、それをRealtime PCR溶液(SYBR[®] Green Realtime PCR Master Mixを使用)に2%となるように添加してn=5で解析を行いました。

その結果、TNF- α の発現量が低いためすべての反応でCt値は30を超えましたが、本キットを用いた場合がもっともCt値が低く良好でした。また、検出率も100%でした。一方、他社キットの場合は、PCR成功率が低く、Ct値も高い傾向にありました。

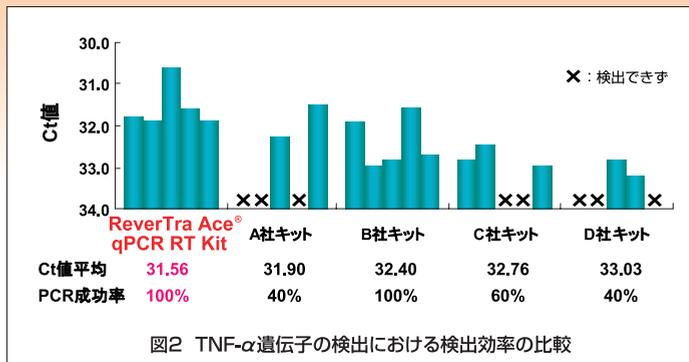


スタンダードタイプ

Realtime PCR Master Mix シリーズ

好評発売中

- Realtime PCR Master Mix
- SYBR[®] Green Realtime PCR Master Mix
- SYBR[®] Green Realtime PCR Master Mix -Plus-

Taq DNA polymeraseをベースとした汎用性の高いリアルタイムPCR Master Mixです。SYBR[®] Green Realtime PCR Master Mix -Plus-は、組成を最適化することで非特異反応を軽減しています。リアルタイムPCR用cDNA合成キット [ReverTra Ace[®] qPCR RT Kit]とセットで用いることで、より信頼性の高いデータを得ることが可能です(他の各種逆転写試薬もご使用いただけます)。

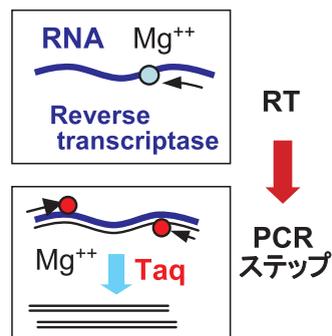


抗体を用いるホットスタート法を採用しています。

キャピラリーを用いる装置や、パッシブリファレンスの必要な装置など様々な装置に対応します。


実施例 ① SYBR[®] Green Realtime PCR Master Mix -Plus-を用いた比較例

- サンプル** 培養細胞由来 Total RNAから調製したcDNA (10⁷倍希釈系列) (ReverTra Ace[®] qPCR RT Kit使用)
- 使用キット** SYBR[®] Green Realtime PCR Master Mix -Plus-
- 測定機器** BioFlux LineGene
- ターゲット** β -actin
- 結果** A社キットに比べ、良好な結果が得られました。増幅曲線の間隔も一定であり、測定可能範囲も広い傾向を示しました。

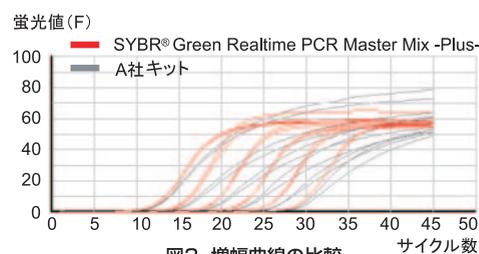

実施例 ② Realtime PCR Master Mixを用いたTaqMan[®]アッセイ

- サンプル** HeLa細胞 Total RNA (100ng) から調製したcDNA (5⁷倍希釈系列)
- 使用キット** Realtime PCR Master Mix
- 測定機器** ABI PRISM[®] 7700
- ターゲット** β -actin
- 結果** 増幅曲線が等間隔で良好な増幅結果が得られました。

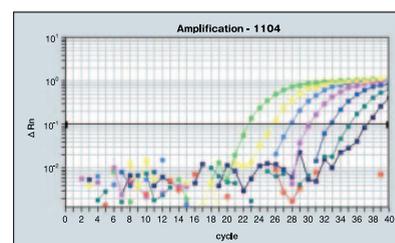


1-step 試薬

ハイスループット解析に最適

RNA-direct™ シリーズ

好評発売中

- RNA-direct™ Realtime PCR Master Mix
- RNA-direct™ SYBR® Green Realtime PCR Master Mix

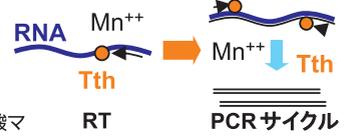

逆転写活性を示すTth DNA polymeraseをベースとして開発された、1酵素・1-step用のリアルタイムPCR Master Mixです。逆転写反応とPCRを連続的に1チューブで行うため、ハイスループット解析に適しています。また、高温で逆転写反応ができるため、従来の2酵素・1-step系に比べ特異性をアップさせることができます。逆転写プライマーにはPCRのリバースプライマーを用います。

キット外観：
Master Mix (青)と、酢酸マンガン溶液 (橙)がアルミ袋で遮光包装されています。

*酢酸マンガンはRNA-direct™ シリーズのみへの添付となります。

Tth DNA polymerase はMn⁺⁺イオン存在下において、逆転写活性を示します。耐熱性酵素なので、60℃付近の温度で逆転写反応を行うことができます。逆転写反応にはPCRのリバースプライマーを用います。

抗体を用いるホットスタート法を採用しています。

キャピラリーを用いる装置や、パッシブリアレンスの必要な装置など様々な装置に対応します。

実施例 1 TaqMan® アッセイによる他社品 (2酵素・1-step系) との比較

- サンプル** ヒト培養細胞由来Poly (A)⁺RNA (10ⁿ倍希釈系列)
- 使用キット** RNA-direct™ Realtime PCR Master Mix
A社 2酵素・1-stepキット (RTase+Taq使用)
- 測定機器** BioFlux LineGene **ターゲット** β-actin
- 結果** A社の2酵素1-stepキットに比べ、立ち上がり速度、および直線性において優れていることが分かりました。

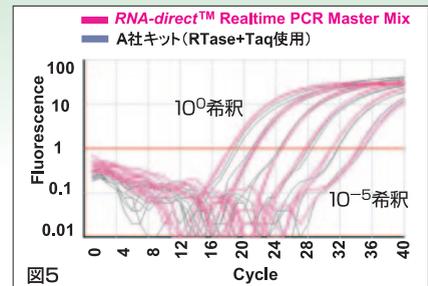


図5

実施例 2 SYBR® Green アッセイによるプロテインキナーゼ 遺伝子の定量

- サンプル** ヒト組織由来Total RNA またはcDNA
・RNA-direct™ ⇒ Total RNA 50ng, 200ng
・SYBR® Green Realtime PCR Master Mix -Plus- ⇒ cDNA (Total RNA 10ng相当) <2-step系>
- 使用キット** RNA-direct™ SYBR® Green Realtime PCR Master Mix
SYBR® Green Realtime PCR Master Mix -Plus-
Roche LightCycler™
- 測定機器** Roche LightCycler™
- 定量方法** PKCδ (発現量をβ-actinの発現量で補正して算出)
- 結果** 2-step法と同じ定量結果を1-step法でより簡便に得ることができました。

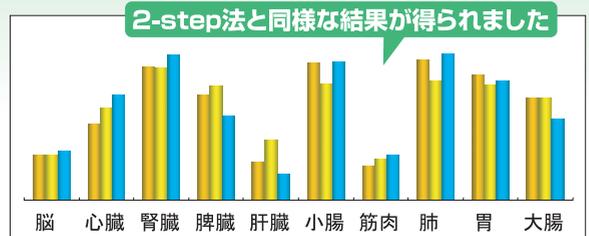


図6 1-step反応法と2-step反応法の比較 (PKCδ)

黄色のバーはRNA-direct™ (1-step法) による結果 (Total RNA: 50ng (左), 200ng (右))。青色のバーが2-step法での結果 (Total RNA 10ng RNA 10ng相当の逆転写反応液を使用)。縦軸は相対発現量を示します。

パーソナルタイプの決定版 核酸増幅リアルタイムモニタリング装置好評発売中!!

Real Time Monitoring Fluorescent Quantitative Detection System

LineGene 無料訪問デモ実施中

■コストパフォーマンス良好

- 専用チューブやキャピラリー不要 (汎用0.2mlチューブを使用可能)
- 反応ボリュームは10μl~
- 0.2mlチューブ×33本に対応

■多様な系に対応

- SYBR® Green I, TaqMan® probe (リポーター:FAM, クエンチャー:TAMRA)、Hybridization probes, Molecular Beaconに対応。
- 励起波長:470nm ●検出波長:530nm, 640nm, 710nm

■ソフトウェア

- 日本語対応で操作性抜群
- 増幅曲線のリアルタイム表示
- ランニング中にグラフスケールを変更可能
- 反応中に1サイクル単位で削除・追加可能
- 定量解析、融解曲線解析可能
- 測定の実データを参照可能

■高感度オプティカルユニット

- 励起光源に、発熱性が低く安定、長寿命のBlue LED採用
- 検出器に高感度、低ノイズのPMTを採用



RT&リアルタイムPCR試薬

品名	包装*	Code No.	保存	価格
リアルタイム PCR用cDNA合成キット ReverTra Ace® qPCR RT Kit 5×RT Buffer (dNTP含有) Enzyme Mix (ReverTra Ace®+ RNase inhibitor) Primer Mix (Oligo dT + Random Primer) Nuclease-free water	200回用	FSQ-101	-20℃	¥38,000
Realtime PCR Master Mix (2×濃度) [各種プローブアッセイ用]	200回用 (1ml×5本)	QPK-101	-20℃	¥37,000
	1000回用 ([1ml×5本]×5)	QPK-101X5		¥170,000
	40回用 (1ml×1本)	QPK-101T		¥10,000
SYBR® Green Realtime PCR Master Mix (2×濃度) [SYBR® Green アッセイ用]	200回用 (1ml×5本)	QPK-201	-20℃	¥37,000
	1000回用 ([1ml×5本]×5)	QPK-201X5		¥170,000
	40回用 (1ml×1本)	QPK-201T		¥10,000
SYBR® Green Realtime PCR Master Mix -Plus-^{**} (2×濃度) [SYBR® Green アッセイ用] <バージョンアップ品 (Plus solution別添) >	200回用 (1ml×5本)	QPK-212	-20℃	¥37,000
	1000回用 ([1ml×5本]×5)	QPK-212X5		¥170,000
	40回用 (1ml×1本)	QPK-212T		¥10,000

*ReverTra Ace® qPCR RT Kitは1反応を10μlで行った時の使用回数を、Realtime PCR Master Mixシリーズは1反応を50μlで行った時の使用回数を表示しています。
**仕様変更になり、Plus solutionが別添になりました。性能は変更前のものと同等です。Code No.が変更になっております。ご注意ください。

1-step用リアルタイムPCR試薬

品名	包装*	Code No.	保存	価格
RNA-direct™ Realtime PCR Master Mix (2×濃度) <酢酸マンガンを溶液別添> [各種プローブアッセイ用]	100回用 (0.5ml×5本)	QRT-101	-20℃	¥33,000
	500回用 ([0.5ml×5本]×5)	QRT-101X5		¥150,000
	40回用 (0.5ml×2本)	QRT-101T		¥17,000
RNA-direct™ SYBR® Green Realtime PCR Master Mix (2×濃度) <酢酸マンガンを溶液別添> [SYBR® Green アッセイ用]	100回用 (0.5ml×5本)	QRT-201	-20℃	¥33,000
	500回用 ([0.5ml×5本]×5)	QRT-201X5		¥150,000
	40回用 (0.5ml×2本)	QRT-201T		¥17,000

*1反応を50μlで行った時の使用回数を表示しています。

※PCR関連商品のラベルライセンスについての詳細は、弊社ウェブサイト (www.toyobo.co.jp/bio) をご覧ください。

※SYBR®は、Molecular Probes Inc.の登録商標です。

※TaqMan®は、Roche Molecular Systems Inc.の登録商標です。

※ABI PRISM®は、Applied Biosystems Inc.の登録商標です。

※LightCycler™は、Idaho Technology Inc.の商標です。

測定機器

無料訪問デモ実施中

弊社ウェブサイト (お問い合わせ・ご請求コーナー) からご依頼いただけます。



品名	包装	Code No.	価格
核酸増幅リアルタイムモニタリング装置 LineGene (本体+ソフトウェア)	一式	BFFQD-33A	¥1,890,000

※別途制御用のパソコンが必要です (現在お手持ちのパソコンもお使いいただけます)。本体のパソコンの接続にはRS232Cポートを使用します。
USBポートに本機を接続する際には、別途シリアルコンバーターが必要です。

製品及び原理等でご不明な点がございましたら
下記までお気軽にお問い合わせください。



東洋紡績株式会社

ライフサイエンス事業部 (大阪)
〒530-8230 大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
TEL.06-6348-3786 FAX.06-6348-3833
E-mail order_lifescience@toyobo.jp

ライフサイエンス事業部 (東京)
〒103-8530 東京都中央区日本橋小網町17番9号
TEL.03-3660-4819 FAX.03-3660-4951
E-mail order_lifescience@toyobo.jp

Toyoboテクニカルライン
TEL.06-6348-3888
(9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝を除く))

FAX.06-6348-3833
E-mail tech_osaka@toyobo.jp

Toyobo Web Site

[<http://www.toyobo.co.jp/bio>]

